

免疫细胞研究一站式解决方案

—— 高效精准的细胞培养和鉴定工具

**一站式解决方案**

包含实验所需的关键试剂

**高效便捷**组分优化
确保实验过程简洁高效**数据可靠**严格质量控制
实验重复性佳


Elabscience®细胞鉴定试剂盒

产品名称	货号	规格	价格
小鼠骨髓来源树突状细胞培养和鉴定试剂盒	XJM003	20/200 Assays	¥3360/6260
M1型Raw264.7巨噬细胞极化培养和检测试剂盒	XJM004	20/200 Assays	¥3280/6580
人Th1/Th2 流式细胞术染色试剂盒	XJH001	20/100 Assays	¥3860/9280
小鼠Th1/Th2 流式细胞术染色试剂盒	XJM001	20/100 Assays	¥1980/7680
人Th17 流式细胞术染色试剂盒	XJH002	20/100 Assays	¥4980/9780
小鼠Th17 流式细胞术染色试剂盒	XJM002	20/100 Assays	¥1860/6880

细胞形态观察：BMDC和M1巨噬细胞

Immature DC

Mature DC

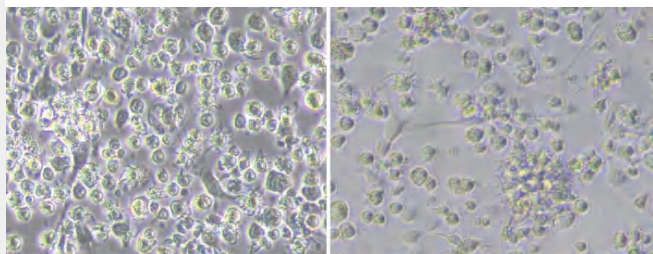


BMDC形态学观察：

C57/BL6小鼠骨髓细胞用**小鼠骨髓来源树突状细胞培养和鉴定试剂盒 (XJM003)** 分化培养7天 (左图) 和7天分化后促成熟培养1天 (右图) 显微镜观察结果

Control


M1-Mix

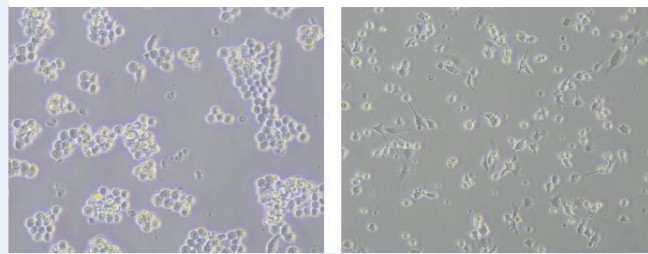

M1型巨噬细胞形态观察：


未极化处理的空白RAW 264.7细胞 (左图) 培养48 h和RAW 264.7细胞用**RAW 264.7极化M1培养和鉴定试剂盒 (XJM004)** 极化诱导48 h (右图)，显微镜观察结果

小鼠骨髓来源的树突状细胞培养和鉴定试剂盒实验结果

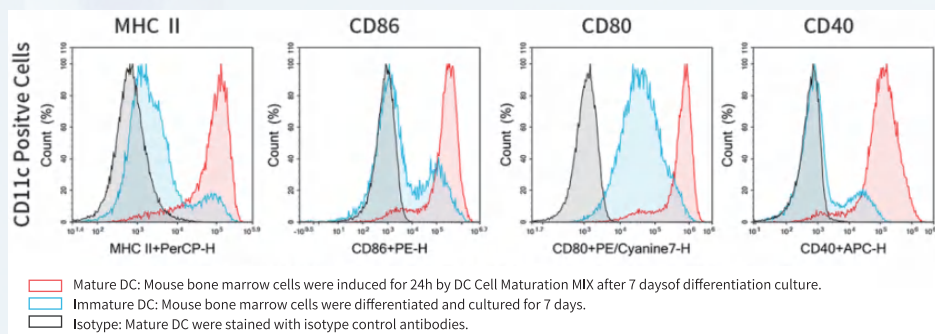


- BMDC 表型分析: C57/BL6小鼠骨髓细胞用小鼠骨髓来源树突状细胞培养和鉴定试剂盒 (XJM003) 分化培养7天和7天分化后促成熟培养1天流式对比检测图

M1型Raw264.7巨噬细胞极化培养和检测试剂盒实验结果

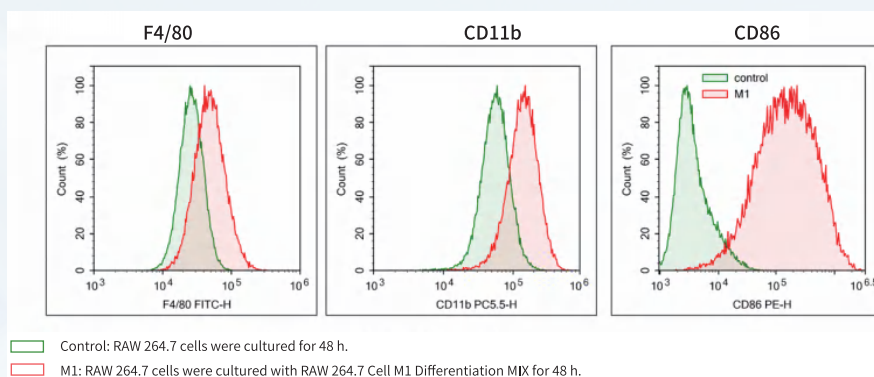


- RAW 264.7极化的M1型巨噬细胞表型分析: 未极化处理的RAW 264.7细胞培养48 h和RAW 264.7细胞用M1型Raw264.7巨噬细胞极化培养和检测试剂盒 (XJM004) 极化诱导48 h, 流式细胞仪检测分析结果

人/小鼠Th1/Th2流式细胞术染色试剂盒实验结果

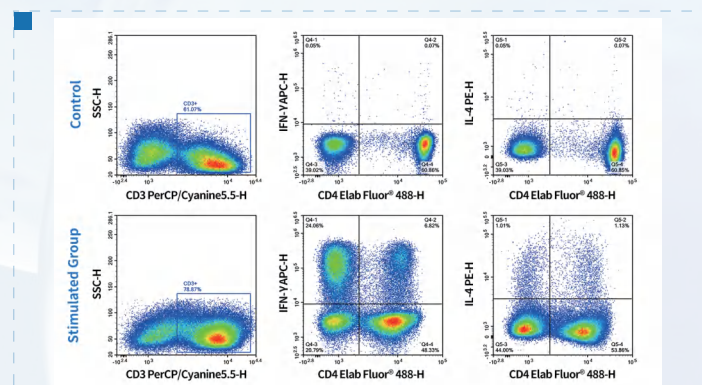

PBMC细胞用人Th1/Th2流式细胞术染色试剂盒 (XJH001) 检测Th1/2细胞结果, 正常PBMC细胞 (Control) 和经过Cell Stimulation MIX刺激的PBMC细胞 (Stimulation group)

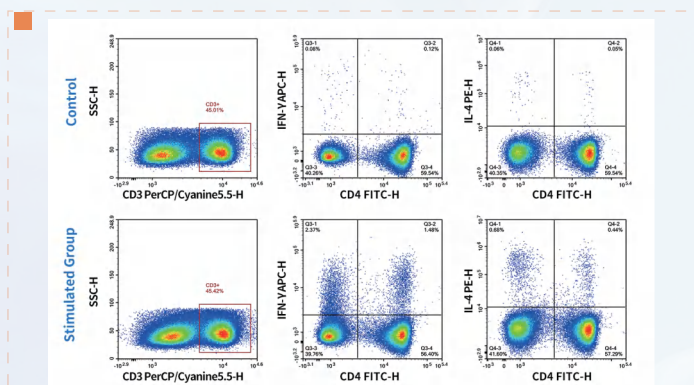

C57小鼠的脾脏细胞用小鼠Th1/Th2流式细胞术染色试剂盒 (XJM001) 检测Th1/2细胞结果, 正常C57小鼠的脾脏细胞 (Control) 和经过Cell Stimulation MIX刺激的C57小鼠的脾脏细胞 (Stimulation group)

武汉伊莱瑞特生物科技股份有限公司
Elabscience Biotechnology Co., Ltd.

☎ 电话: 400-999-2100

🌐 官网: www.elabscience.cn

✉ 邮箱: marketing@elabscience.cn

📍 地址: 武汉市高新大道858号光谷生物医药产业园二期B18栋



企业官网



微信公众号

EFL015-2502V1